

Inwentaryzacja miejsca montażu PWD 8532

Informacje o miejscu montażu:

Nazwa firmy :

Adres:

.....

Osoba do kontaktu:

Imię i Nazwisko:

tel.: adres email:

1 Podłączenie elektryczne "EL"

- | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| 1.1 | Napięcie (stan fabryczny) 1N AC 230V/50Hz | <input type="checkbox"/> | TAK | <input type="checkbox"/> | NIE |
| 1.2 | Pobór mocy 2,75 kW | <input type="checkbox"/> | TAK | <input type="checkbox"/> | NIE |
| 1.3 | Zabezpieczenie minimalne 1 x 16 A | <input type="checkbox"/> | TAK | <input type="checkbox"/> | NIE |
| 1.4 | Przekrój przewodu min. 3 x 2,5 mm ² | <input type="checkbox"/> | TAK | <input type="checkbox"/> | NIE |
| 1.5 | Odległość od źródła zasilania max 2,0 m | <input type="checkbox"/> | TAK | <input type="checkbox"/> | NIE |

Inwentaryzacja miejsca montażu PWD 8532

2	<u>Zimna woda (KW)</u>	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
2.1	Ciśnienie wody w sieci od 2 do 8 bar	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
2.2	Maksymalna temperatura 20°C	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
2.3	Twardość wody, maks. dozwolona wartość bez zmiękczacza wody 4 °dH	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
2.4	Przyłącze wody zawór 3/4" zakończony nyplem płaskim	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
2.5	Długość węża przyłączeniowego max 2,0 m	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
3	<u>Woda demineralizowana</u>	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
3.1	Maksymalna temperatura	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
3.2	Ciśnienie wody w sieci od 1 do 8 bar	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
3.3	Wielkość przepływu 6 l/min	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
3.4	Maksymalna przewodność 15 µS/cm	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
3.5	Przyłącze wody zawór 3/4" zakończony nyplem płaskim	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE
3.6	Długość węża przyłączeniowego max 2,0 m	<input type="checkbox"/>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE

Inwentaryzacja miejsca montażu PWD 8532

4 Odływ (spust) wody

- 4.1 Długość węża podłączeniowego 2 m TAK NIE
- 4.2 Temperatura odpływu max 93 °C TAK NIE
- 4.3 Maks. przejściowe natężenie przepływu 50 l/min TAK NIE
- 4.4 Tuleja do podłączenia węża spustowego (śr. x długość) 22 x 30 mm TAK NIE

5 Wentylacja powietrza

- 5.1 Przepustowość odpowietrznika 110 m³/h TAK NIE
- 5.2 Temperatura - wartość średnia / maks. szczytowa 30 / 40 °C TAK NIE
- 5.3 Wilgotność względna - wartość średnia / maks. szczytowa 70 / 100 % TAK NIE
- 5.4 Maks. dozwolony spadek ciśnienia w kanale wentylacyjnym 100 Pa TAK NIE



Inwentaryzacja miejsca montażu PWD 8532

Dodatkowe informacje dotyczące miejsca montażu. Np: utrudnione dojście, montaż we wnęce, inne przeszkody architektoniczne, itp.:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Jeżeli przed wejściem na obiekt Technik, będzie musiał odbyć szkolenie BHP lub inny instruktaż z Państwa strony na który należy zarezerwować dodatkowy czas, prosimy o wpisanie takiej informacji podając ile czasu potrzeba na jego przeprowadzenie:

.....
.....
.....
.....

.....
Data i czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za wypełnioną inwentaryzację ze strony firmy użytkownika łącznie z pieczętą